

SR0430 亚硫酸铁多粘菌素 B 培养基冻干配套试剂使用说明书

用 途:

用于添加至亚硫酸铁多粘菌素 B 培养基基础 (028024) 中。

成 份:

配套试剂: 多粘菌素 B	0.002mg
硫酸新霉素	0.05mg

使用方法:

1、西林瓶的打开方法:

本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示。

2、试剂的使用方法:

取 1 支配套试剂 (需先用 1ml 去离子水先溶解) 添加于 100ml 已灭菌的冷却到约 50℃ 硫酸亚铁多粘菌素 B 培养基基础中。在开盒后, 未使用完请放回包装盒子内避光保存。

贮 存: 2~8℃

规 格: 10 支/盒

(西林瓶开启示意图)



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333 转 8877/8876 (分机)

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com